

**ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI**

Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma  
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 04

## **AGITATORE ROTANTE PER PROVETTE Ø 30 MM.**

**MOD. 708**

**COD. 29970023**

**CODICE ALAASA08**



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

**ASAL s.r.l.** Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: [info@asal.it](mailto:info@asal.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

## DESCRIZIONE

Agitatore rotante mod. 708 è usato in ematologia per mantenere omogenei i campioni di sangue e le sospensioni cellulari (emocromo, conteggio piastrine ecc)

Adatto a contenere 10 provette Ø 30 mm.

Regolazione elettronica della velocità da 5 a 35 giri/min.

Funzionamento in continuo o prefissato mediante temporizzatore fino a 60'.

Cestello porta provette in acciaio inox Aisi 304.

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere.

Interruttore generale luminoso.

## CARATTERISTICHE

### DATI TECNICI

- ◆ Capacità piano lavoro: 10 posti per provette Ø 30 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 515 x 190 x 300 mm.
- ◆ Peso: 7 Kg.

### DATI ELETTRICI


- ◆ Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento 40 W
- ◆ Fusibili di protezione 2 fusibili x 0,5 A (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete 10 A

**ASAL s.r.l.** Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: [info@asal.it](mailto:info@asal.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

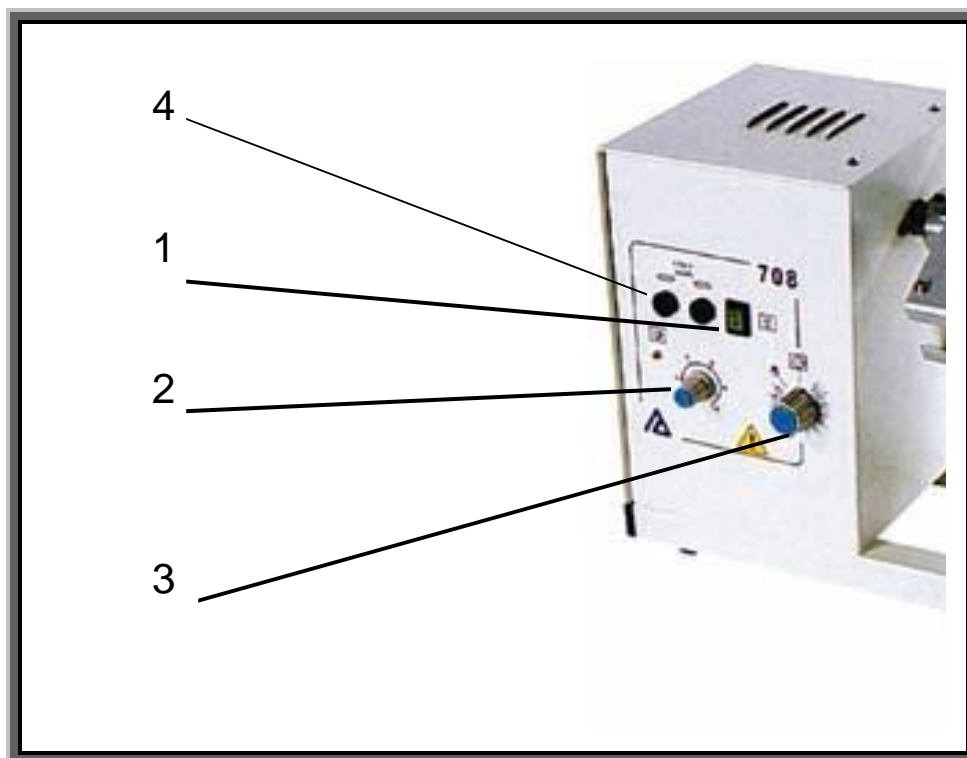

- Pos. 1 Interruttore generale
- Pos. 2 Regolatore velocità
- Pos. 3 Temporizzatore
- Pos. 4 Fusibili

**ASAL s.r.l.** Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: [info@asal.it](mailto:info@asal.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  
DECLARATION OF CONFORMITY**



**Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio  
The under written as manufacturer declares that the unit**

Denominazione apparecchio / Description:  
**AGITATORE ROTANTE / ROTATING STIRRER**

Modello / Model:

**708**

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:

**230V - 50 Hz**

Fusibili di protezione / Overload fuses:

**2 x 0.5 AF (5x20) mm.**

Grado di protezione / Protection grade:

**I°**

Assorbimento / Electrical input:

**40 W**

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / it is in conformity with the following Directives:

**2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE**

alle seguenti Norme Europee / with the following European Standards:

**CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051**

alle seguenti Leggi Nazionali / with the following National Laws:

**D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014, n. 49 (attuazione della direttiva 2012/19/UE)**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / technical file responsible:

**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),  
e-mail: [info@asal.it](mailto:info@asal.it)**

Cernusco sul Naviglio, / /

**ASAL s.r.l**

Il Legale Rappresentante

The legal Representative

Elisa Tivelli

**ASAL s.r.l.** Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: [info@asal.it](mailto:info@asal.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

TÜV SÜD ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT											
	<h1>CERTIFICATO</h1>										
	<b>Nr 50 100 3290 - Rev. 04</b>										
	Si attesta che / This is to certify that										
	IL SISTEMA QUALITÀ DI THE QUALITY SYSTEM OF										
	<b>ASAL S.r.l.</b>										
	SEDE LEGALE E OPERATIVA: REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:										
	<b>VIA FIRENZE 37</b> <b>I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)</b>										
	È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF										
	<b>UNI EN ISO 9001:2008</b>										
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE											
<p><b>Progettazione, fabbricazione, assistenza di apparecchi scientifici ed attrezzature da laboratorio. Commercializzazione di attrezzature da laboratorio, materiale monouso, vetreria ed articoli tecnici medico scientifici (IAF 19, 29)</b></p> <p><i>Design, manufacture and service of scientific appliance and laboratory equipment. Trade of laboratory equipment, disposable products, glassware and medical items for scientific and technical purposes (IAF 19, 29)</i></p>											
 <p>Per l'Organismo di Certificazione For the Certification Body <b>TÜV Italia S.r.l.</b></p> <p>EGG N° 0454    052 N° 0050    FRO N° 3819          00A N° 0940    11X N° 001L    ESP N° 037E          9CR N° 006F    FRS N° 070C    LAB N° 007B</p> <p>Membro degli Accordi di Mutual Recognition EA, IAF e EAC Signatory of EA, IAF and EAC Mutual Recognition Agreements</p>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Validità / Validity</td> </tr> <tr> <td>Dal / From:</td> <td><b>2015-07-26</b></td> </tr> <tr> <td>Ai / To:</td> <td><b>2018-07-25</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data emissione / Printing Date</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">   <b>Andrea Coscia</b>            Direttore Divisione Management Service         </td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> <b>2015-08-12</b> </td> </tr> </table> <p><b>PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-09-18</b></p> <p><small>*LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SOVRVIGILANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE*</small></p> <p><small>*THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS*</small></p>	Validità / Validity		Dal / From:	<b>2015-07-26</b>	Ai / To:	<b>2018-07-25</b>	Data emissione / Printing Date		 <b>Andrea Coscia</b> Direttore Divisione Management Service	<b>2015-08-12</b>
Validità / Validity											
Dal / From:	<b>2015-07-26</b>										
Ai / To:	<b>2018-07-25</b>										
Data emissione / Printing Date											
 <b>Andrea Coscia</b> Direttore Divisione Management Service	<b>2015-08-12</b>										
TÜV Italia S.r.l. • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it 											

**ASAL s.r.l.** Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy  
 Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66  
 Http://www.asal.it – e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto