

ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI

Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 04

AGITATORE PER BOTTIGLIA DA 2 LITRI

MODELLO 723 SPECIALE

COD. 29970057



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

Http://www.asal.it – e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

DESCRIZIONE

L'agitatore per bottiglia da 2 litri mod. 723 speciale è dotato di cestello in acciaio inox per l'alloggiamento in verticale della bottiglia da 2 litri, che va bloccata tramite le due strisce in velcro e le due molle.

Regolazione elettronica della velocità da 5 a 35 giri/minuto.

Funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60'.

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere, cestello in acciaio inox AISI 304 2B satinato. Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE


DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni interne cestello LxPxA: 255 x 155 x 280 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 520 x 310 x 400 mm.
- ◆ Peso: 10 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento: 40 W
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 0.5 A (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A

ELENCO PARTI

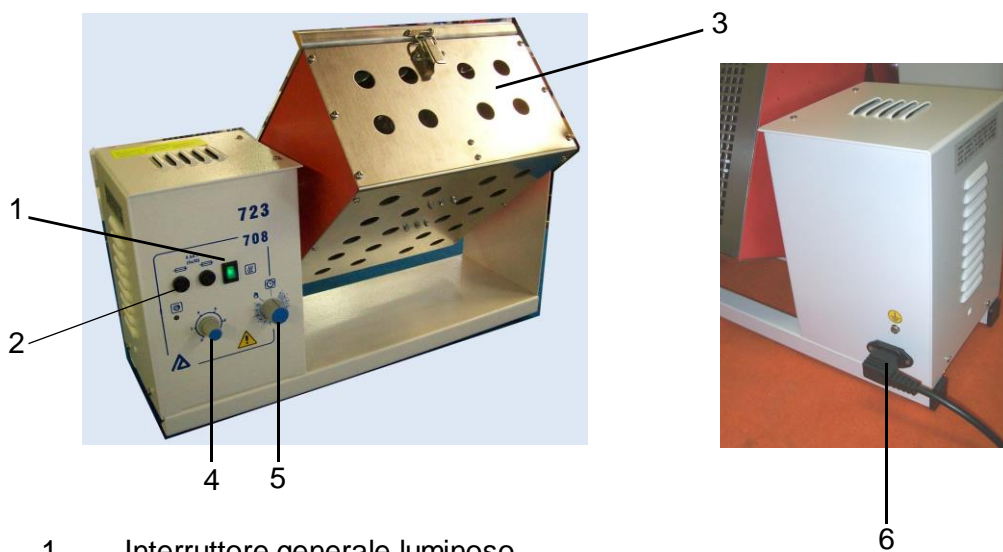

- 1 Interruttore generale luminoso
- 2 Fusibili di protezione
- 3 Cestello porta bottiglia
- 4 Regolatore velocità
- 5 Temporizzatore
- 6 Presa per cavo di alimentazione



ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY**



Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit

Denominazione apparecchio/Description:
**AGITATORE PER BOTTIGLIA DA 2 LITRI
2 LITRES BOTTLE STIRRE R**

Modello / Model:
723 SPECIAL

Numero di serie/Serial number:

Alimentazione/Power supply:
230V - 50 Hz

Fusibili di protezione/Overload fuses:
2 x 0,5 AF (5x20)

Grado di protezione/Protection grade:
I°

Assorbimento/Electrical input:
45 W

Anno di fabbricazione/Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / *in conformity with the following Directives:*
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE

alla seguente Norma Europea/the following european standard:
CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051

alle seguenti Leggi Nazionali / *with the following National Laws:*
**D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014, n. 49 (attuazione della
direttiva 2012/19/UE)**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible:*
**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info @asal.it**

Cernusco sul Naviglio,

ASAL s.r.l

Il Legale Rappresentante
The legal Representative
Elisa Tivelli

